



UTILISATION DE LA SAUPOUDREUSE



* si nécessaire

Portez les EPI (Equipement de Protection Individuelle)

1

Entourez le liquide avec Trivorex®


→ stopper la progression du liquide



2

Recouvrir le liquide avec Trivorex®

→ capter le produit et ses émanations

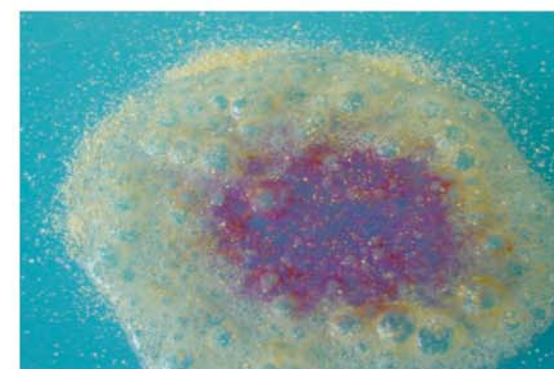

3

Observez la solidification du produit

→ agit sur les liquides

→ neutralisation des acides et des bases



4

Ramassez et évacuez

→ selon votre procédure de gestion des déchets



PREVOR

PRÉVOIR ET SAUVER

Laboratoire de Toxicologie & Maîtrise du Risque Chimique